

1. 按下本體正面的Lamp按鈕，以關閉Lamp。



※根據設備的規格不同、按鈕可能有所不同。

2. 關閉燈泡電源後，需在冷卻的情況下進行Lamp更換作業。




更換燈泡的時候，為了避免燈泡被指紋等污染的情況，請佩戴手套進行更換作業。

DEUTERIUM (重水素)


※鹵素燈更換的情況、參考手順10進行。

3. 重水素燈泡更換。


鬆開螺絲 (+)，取下紅、藍、黑3條電線。

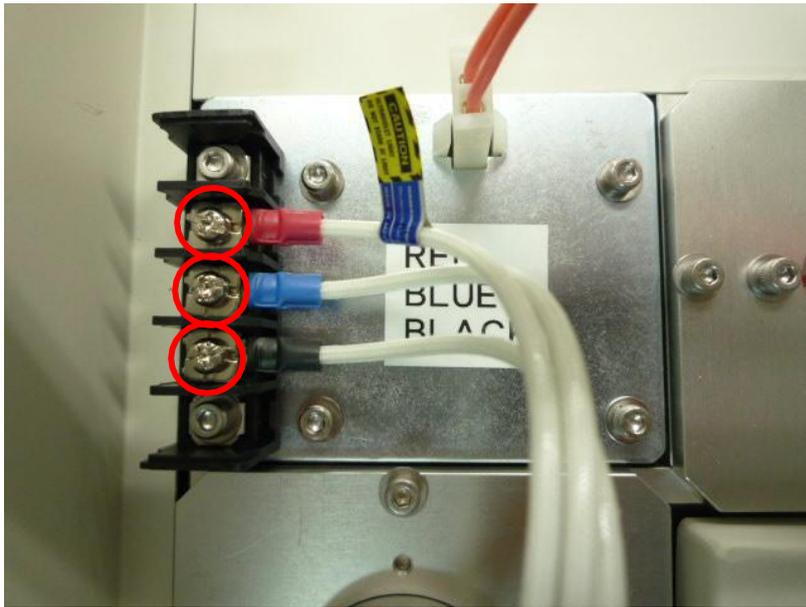

4. 取下固定flange的螺絲。

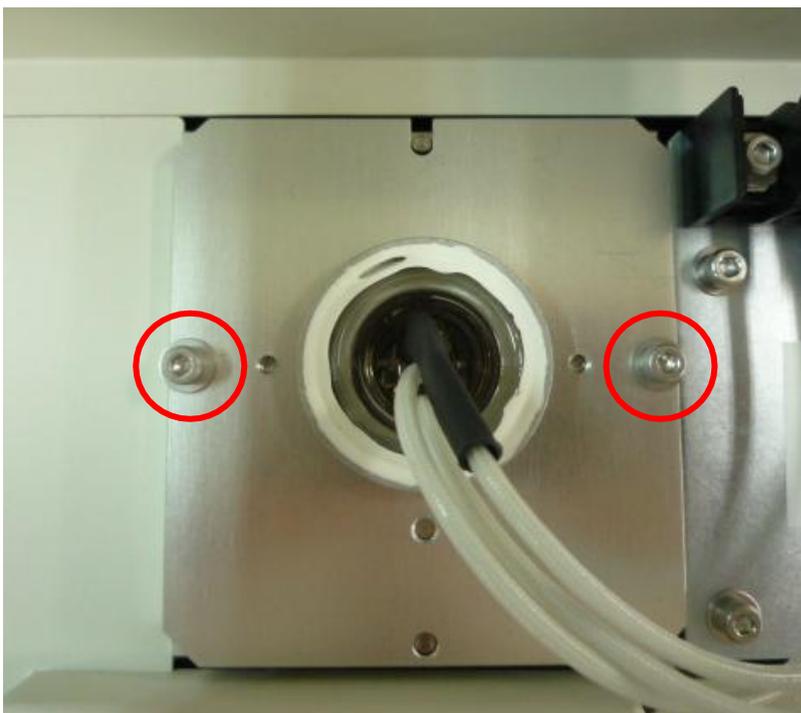


5. 取下後，如下圖所示，請取下固定的燈泡。

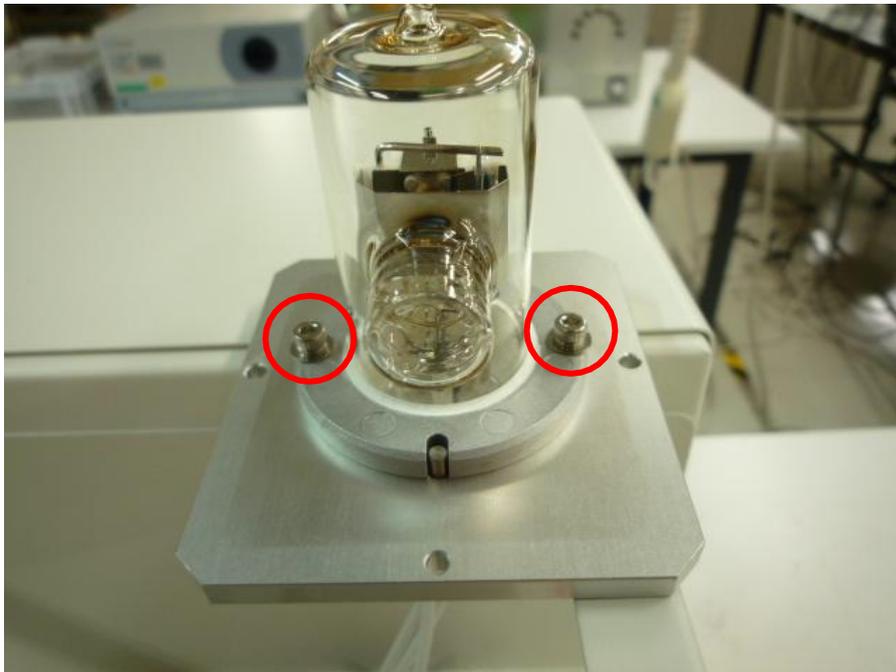


6. 取下後，如下圖所示，請取下固定的燈泡。



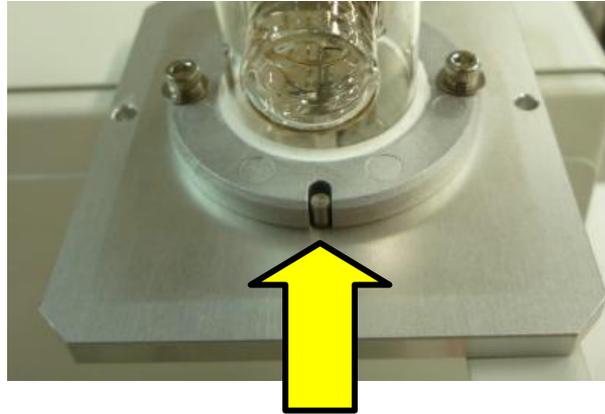


燈泡的位置有固定Pin。
請對齊pin後再固定燈泡。

7. Flange固定在本體上。這邊也有固定位置的PIN，請對齊後在進行固定。

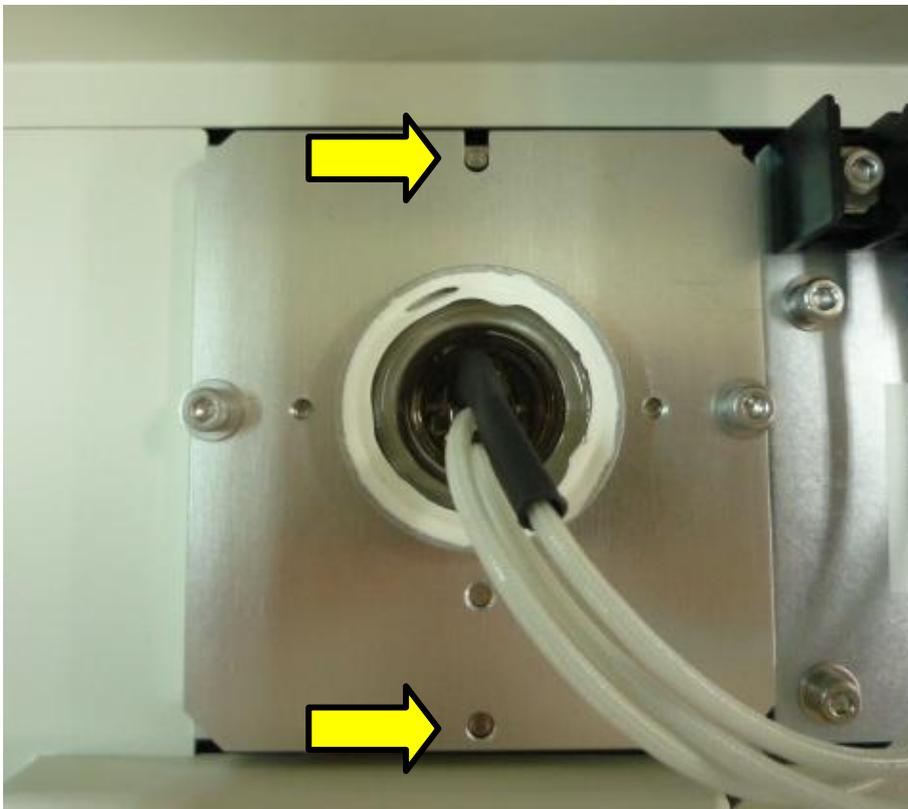


8. 安裝重水素燈泡的3條接線。
紅、藍、黑的3根接線用螺絲 (+) 固定。

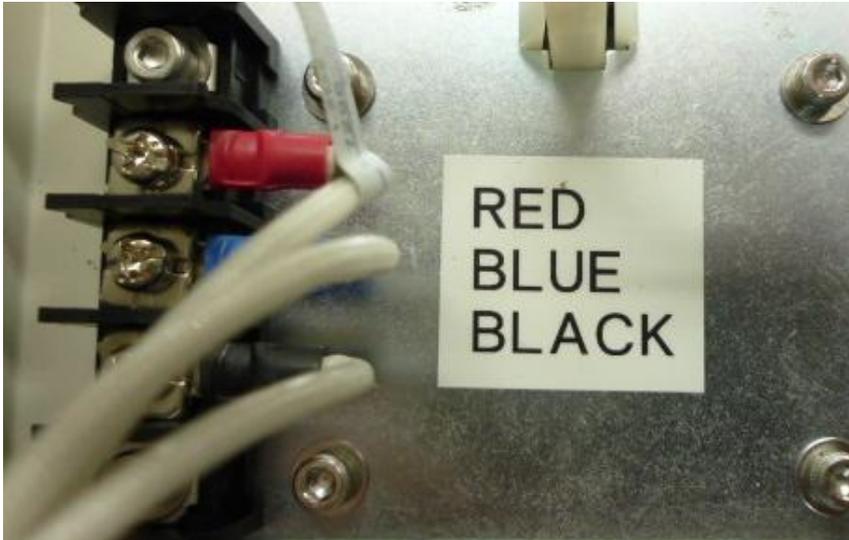


各個位置都有貼有標籤。

HALOGEN (鹵素燈)


9. 取下鹵素燈電源接頭。

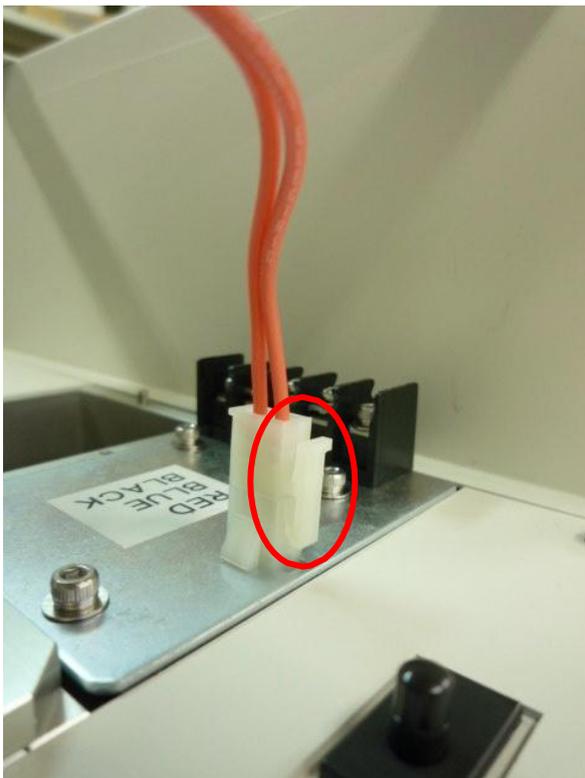


10. 取下固定Flange的螺絲。

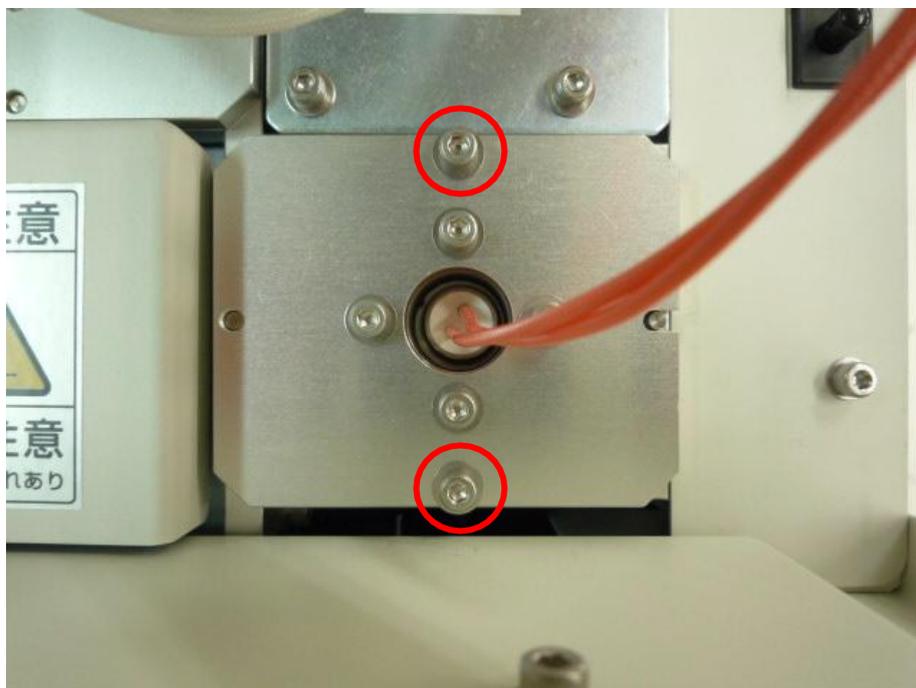


11. 取下後，如下圖所示，拆下燈泡的固定螺絲。

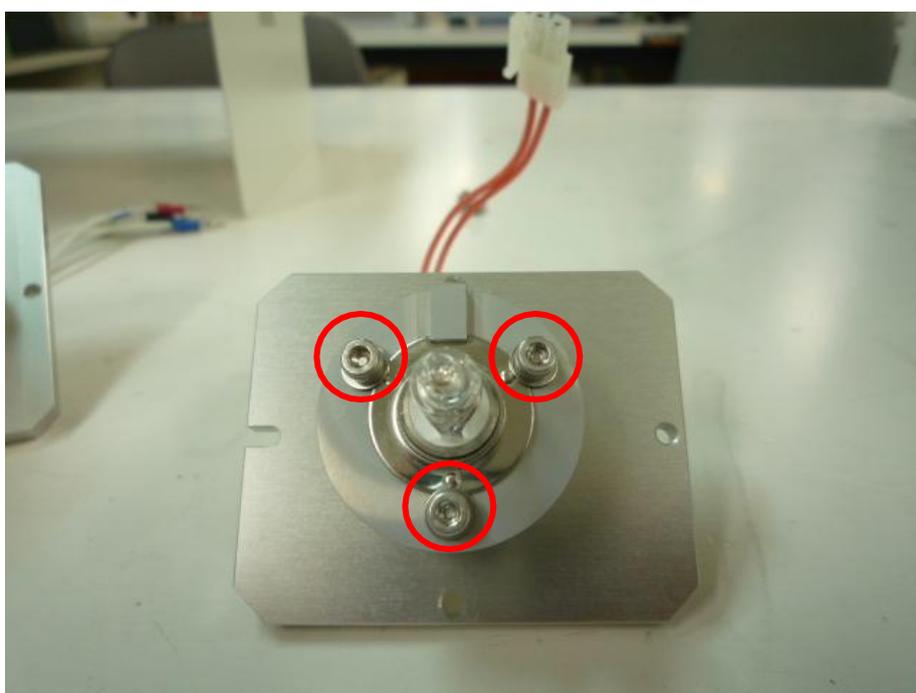

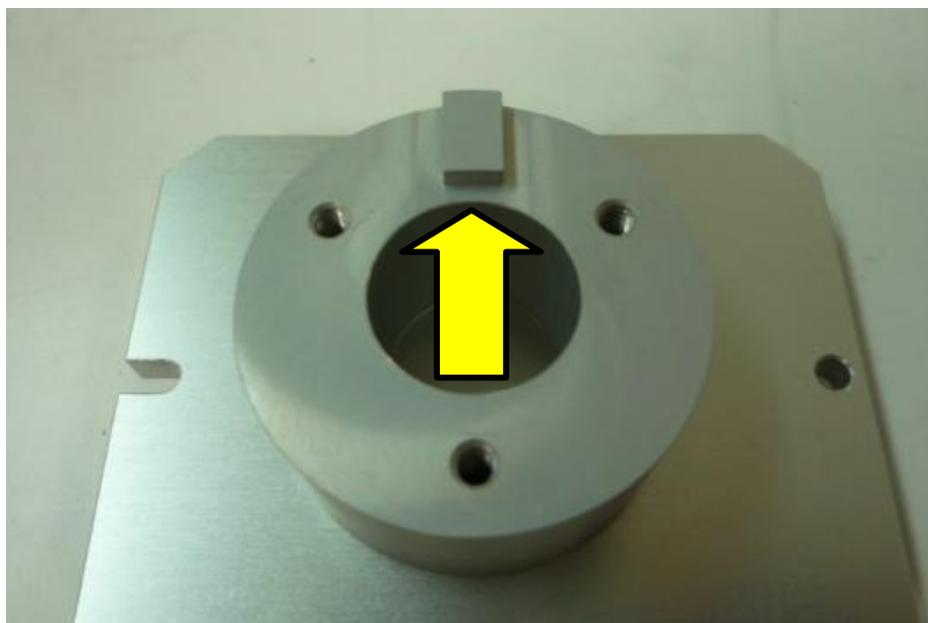


為了固定燈泡位置，在此預留了缺口。

12. 安裝新的燈泡。

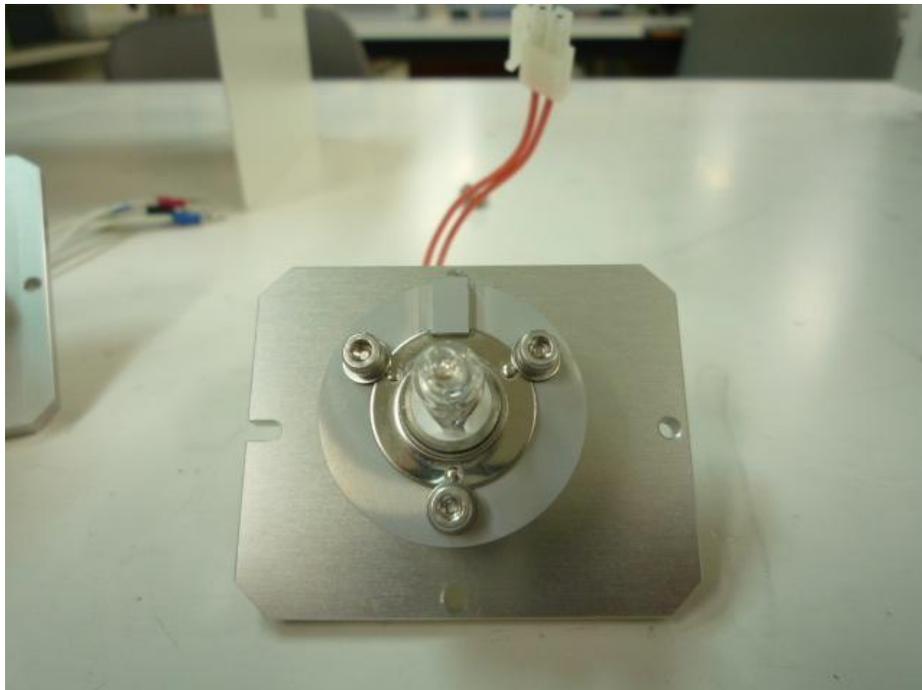

Lamp使用墊圈進行3點固定。

13. Flange固定在本體上。這邊也有固定位置的PIN，請對齊後在進行固定。

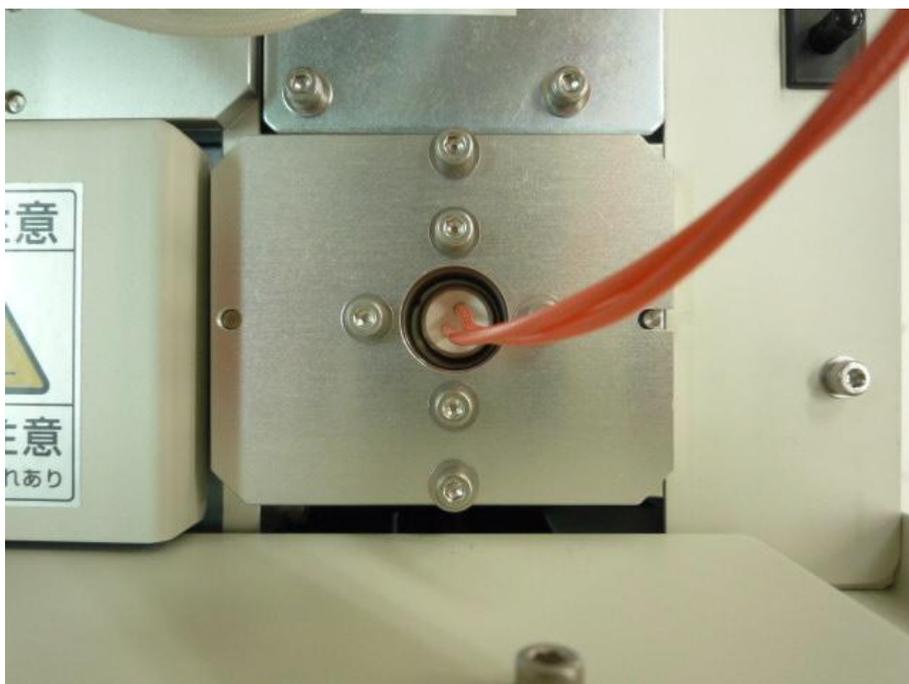

以上說明